

Bijlage CHECKLIST AUTOCLAAF

Controleer de autoclaaf voor gebruik aan de hand van deze checklist De tekst van de gebruikshandleiding van het apparaat is leidend. Onderstaande tekst is aanvullend.

- Controleer of er materialen of voorwerpen door een vorige gebruiker zijn achtergelaten in de autoclaaf.
- Plaats de materialen in de autoclaaf volgens de gebruiksvorschriften van de leverancier.
- Plaats alleen autoclaafbestendig materiaal in de autoclaaf.
- Controleer eventueel glaswerk van tevoren op beschadigingen.
- Draai de eventuele doppen van het glaswerk los.
- Plaats materialen in een autoclaafbestendige bak (met vaste bodem en wanden) om eventuele gemorste (vloei)stoffen/materialen op te vangen.
- Voeg ca. 250 ml. water aan de bak toe wanneer het om glaswerk gaat.
- Glaswerk niet direct op de bodem van de autoclaaf plaatsen.
- Zorg ervoor dat de autoclaaf alleen wordt opgestart wanneer de deur gesloten is.
- Verwarmen en afkoelen van een autoclaaf dient geleidelijk te geschieden, zodat geen gevaarlijke materiaalspanningen ontstaan.
- Maak de autoclaaf open als het systeem drukloos is.
- Door snelle of onregelmatige afkoeling kan glaswerk breken.
- De deur van de autoclaaf alleen openen wanneer de autoclaaf op UIT staat. Het is ook mogelijk de autoclaaf te vergrendelen op basis van temperatuur.
- Controleer of de stoomdruk nul is voordat de deur geopend wordt.
- Open de deur na het autoclaveren langzaam en laat het stoom voorzichtig ontsnappen. Houd het gezicht en de handen weg van de opening.
- Ga zo staan dat de deur van de autoclaaf het lichaam afschermt.
- Wacht ongeveer 5 min. (droog glaswerk) of 10 min. (vloeistoffen) na het openen van de deur voordat materialen uit de autoclaaf worden genomen of voordat men kijkt in de autoclaaf.
- Neem eventuele vloeistoffen langzaam en voorzichtig uit de autoclaaf. Sommige vloeistoffen kunnen overkoken wanneer ze naar kamertemperatuur worden verplaatst.
- Laat glaswerk en vloeistoffen afkoelen voordat het aangeraakt wordt zonder handschoenen.
- Plaats een bord of tekst voor collega's zodat zij ook weten dat het materiaal nog moet afkoelen.
- Houd er rekening mee dat de autoclaaf nog lange tijd heet kan zijn nadat het apparaat is uitgezet.
- Ruim eventuele gemorste materialen direct op.
- Overbodige apparatuur, losse voorwerpen, verpakkingsmateriaal, chemicaliën, e.d. moeten zoveel mogelijk uit de ruimte, waar de autoclaaf is geplaatst, worden verwijderd.
- Deze ruimte moet in ordelijke staat te worden gehouden